

## SDP1000 磷分析仪安装调试须知

尊敬的用户：

您好！

承蒙惠顾本公司生产的产品，谨致谢意！

为了顺利开展仪器的调试工作，保证仪器设备尽早投入使用，请您务必和贵单位的使用部门协调，按我公司提供的以下相关要求及时作好准备工作，若有任何疑问请致电：**0731-88812697 或 89863966**。

注：若调试条件不具备或达不到要求，我公司人员有权拒绝开展调试工作。  
谢谢合作！

### 1、实验室条件：

- a、配备空调（出风口不能直吹仪器），室内温度 15-30℃（应相对恒定），相对湿度 $\leq 85\%$ ；
- b、室内应具备坚实、稳定、水平的水泥、大理石或其他工作台面（推荐尺寸：长宽高 3×0.8×0.8m）；
- c、工作环境应整洁，无烟尘、扬尘存在；
- d、工作环境应稳定，无强干扰源、振动源与腐蚀性气体存在。

### 2、电源：

- a、电源电压：AC220V $\pm 10\%$ ；
- b、本仪器共需三路电源：第一路为加热电源，功率约为 4KW（单控），配备空气开关；第二路电源不超过 300W，请客户配备 10A 三脚插座一个，要求与加热电源分相，以免干扰；
- c、电源必须有良好的接地；

### 3、其他物品：

- a、配备感量不低于 0.1mg 的分析天平一台与合适的干燥器皿一个。
- b、附录中化学试剂及玻璃器皿中请确保齐套，备注栏有“★”标识的请您自备，未标识的我们已为您随货配送。

附录：

表 1 玻璃器皿

序号	物料名称	规格参数	单位	单套用量	备注
1	烧杯	250ml	个	4	★（客户自备）
2	聚四氟乙烯坩埚	30~50ml	个	6	
3	容量瓶	容量 100ml	个	10	★（客户自备）
4	容量瓶	容量 1000ml	个	4	★（客户自备）
5	容量瓶	容量 250ml	个	1	★（客户自备）
6	量筒	100ml	个	1	★（客户自备）
7	量筒	50ml	个	1	★（客户自备）
8	移液管	1ml, 带刻度	个	1	★（客户自备）
9	移液管	2ml, 带刻度	个	1	★（客户自备）
10	移液管	3ml, 带刻度	个	1	★（客户自备）
11	移液管	4ml, 带刻度	个	1	★（客户自备）
12	移液管	5ml, 带刻度	个	1	★（客户自备）
13	移液管	10ml, 带刻度	个	1	★（客户自备）
14	胶头滴管		个	2	★（客户自备）
15	容量瓶	50ml	个	12	★（客户自备）
16	灰皿（若用灰分样品测试）		个	10	★（客户自备）
17	玻璃棒		根	1	★（客户自备）
18	定量滤纸		盒	1	
19	擦镜纸		本	1	
20	量筒	500mL, 带刻度	个	1	★（客户自备）
21					

表 2 化学试剂

序号	物料名称	规格参数	备注	需要客户准备的试剂
1	氢氟酸	GB/T 620		★（客户自备）
2	硫酸	GB/T 625	1000ml	★（客户自备）
3	钼酸铵	GB/T 657		★（客户自备）
4	抗坏血酸	优级纯		★（客户自备）
5	酒石酸锑钾	优级纯		★（客户自备）
6	磷酸二氢钾	优级纯		★（客户自备）
7	蒸馏水			★（客户自备）